

Кат. № 6030

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).
Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°C

Добавка ТТС 1%
TTC 1% Supplement

Индикатор роста микроорганизмов окислительно-восстановительного типа

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Трифенилтетразолия хлорид 50 мг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях содержимое 1 флакона растворить в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл *Агара KF стрептококкового (кат. № 1034)* или 1,5 мл добавки ТТС 1% к 500 мл *Агара Чапмена ТТС (кат. № 1076)*. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

Для включения ТТС в состав других сред следует обратиться к соответствующей инструкции для определения необходимого количества добавки.

Продукт	Кат. №	Фасовка
Добавка ТТС 1%	6030	10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды
Агар KF стрептококковый	1034	500 г
Агар Чапмена ТТС	1076	500 г

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Следующие результаты были получены при использовании *Агара KF стрептококкового (кат. № 1034)* на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 46–48 часов.

Микроорганизмы	Рост	Цвет колоний
<i>Enterobacter aerogenes ATCC 13048</i>	Ингибируется	–
<i>Escherichia coli ATCC 25922</i>	Ингибируется	–
<i>Enterococcus faecalis ATCC 19433</i>	Хороший	Красный
<i>Enterococcus faecalis ATCC 29212</i>	Хороший	Красный